


KULLANIM KILAVUZU İMMERSİYON YAĞI

	ÜRÜN ADI	: İmmersiyon Yağı	
	MARKASI	: GBL® Rosa-Chem	
	REF No	: 2305	
	Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
442305060100	100 ml, Bal Renkli Cam Şişe 28 mm	100 ml	
442305060250	250 ml, Bal Renkli Cam Şişe 28 mm	250 ml	
442305060500	500 ml, Bal Renkli Cam Şişe 28 mm	500 ml	

KULLANIM AMACI

Mikroskopik çalışmalarda daldırma objektifiyle kullanılır.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

İmmersiyon yağı, lensler arasındaki boşluğu doldurarak ışığın daha düzgün bir şekilde geçmesini sağlar ve bu da daha fazla detayın görülmesine ve daha yüksek çözünürlüklü görüntülerin elde edilmesine olanak tanır. Bu sayede, hava ile temas eden lenslerin oluşturduğu yansımalar da azaltılarak daha net görüntüler elde edilir.

İÇERİK BİLGİSİ

İmmersiyon yağı.

KULLANIM ŞEKLİ

1. Hazırlık:

- Mikroskopu düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
- İnceleyeceğiniz örneği lam üzerine yerleştirin ve lameli üzerine dikkatlice yerleştirin.

2. Objektif Seçimi:

- İmmersiyon yağı kullanacağınız objektifi seçin. Genellikle 100x büyütmeli objektifler immersiyon yağı gerektirir.
- Mikroskopta 10x veya 40x objektifle örneğinizi bulun ve odaklayın.

3. Yağın Uygulanması:

- Objektifi 100x immersiyon objektifine çevirin.
- Lam üzerinde inceleme yapacağınız bölgenin üzerine bir damla immersiyon yağı damlatın.

4. Odaklama:

- Mikroskop tüpünü dikkatlice aşağıya indirerek immersiyon yağı ile objektifin temas etmesini sağlayın.
- Net bir görüntü elde edene kadar ince ayar düğmesiyle odaklayın.

5. İnceleme:

- Gerekli incelemeleri ve gözlemleri yapın.
- İmmersiyon yağı, ışığın daha az kırılmasını sağlayarak görüntü kalitesini artıracaktır.

6. Temizlik:

- İnceleme işlemi bittikten sonra, objektif üzerindeki immersiyon yağını temizleyin.
- Lens temizleme kağıdı veya yumuşak bir bez kullanarak objektifi dikkatlice silin.
- Objektifi temizlemek için lens temizleme solüsyonu kullanabilirsiniz.

UYARILAR, ÖNLEMLER, ALINACAK TEDBİRLER

Dikkat. Yutulması halinde zararlıdır. Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki yapabilir. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU/ doktoru arayın. Ağızınızı çalkalayın. Döküntüleri toplayın. İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

DEPOLAMA KOŞULLARI


Saklama Sıcaklığı	Raf Ömrü
15/25 °C	2 yıl

Orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığı almayan, gölge bir ortamda saklayınız.

SİPARİŞ - PAKET BİLGİSİ

Ürün Adı	REF No	Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
İmmersiyon Yağı	2305	442305060100	100 ml, Bal Renkli Cam Şişe 28 mm	100 ml
		442305060250	250 ml, Bal Renkli Cam Şişe 28 mm	250 ml
		442305060500	500 ml, Bal Renkli Cam Şişe 28 mm	500 ml

SEMBOL ANAHTARI

 REF Numarası	 Ürün Üretim Tarihi	 Ürün Depolama Sıcaklığı	 Üretici Bilgisi
 LOT Numarası	 Ürün Son Kullanma Tarihi	 Ürün Kullanım Kılavuzuna Bakın	 Ambalaj Geri Dönüşüm Bilgisi
 In Vitro Diagnostik			



GBL Gül Biyoloji Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Merkez: Dudullu OSB. Mah. İMES C Blok 305 Sk. No:16 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE

Şube : Şerifali Mah. Hattat Sk. No:10 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE

Tel: 0216 364 15 00 • Faks: 0216 314 15 69 • www.gbl.com.tr • info@gbl.com.tr

Ürünle ilgili meydana gelen ciddi olumsuz olayları kalite@gbl.com.tr adresimizden bizlere bildirebilirsiniz.